



- Latexfrie
- Pudderfrie
- Ikke sterile

BRUKSANVISNING:

1. Bruk: Hanskene er kun beregnet for engangsbruks. Hanskene er væsketette, og kan derfor brukes som beskyttelse mot sprut fra visse kjemikalier. Hanskene er i samsvar og er merket etter EU direktivet 89/686/EEC og EU standarden EN420, EN388 og EN374(EN374-2 inspeksjon nivå AQL 1.5) for mer informasjon, se kontaktinformasjon på www.relekta.no
2. Før Bruk: Sjekk hanskene før bruk. Se etter defekter, rifter og hull. Ved i tvil, kast hanskene og ta et nytt par.
 - a. For bruk mot kjemikalier: pass på at huden er beskyttet mot kjemikaliene. Hanskene er kun beregnet for sprut eller kortvarig kontakt. For informasjon om kjemikaliemotstand, vennligst kontakt Alliance Rubber Products Sdn. Bhd.
 - b. Hansker som har vært i kontakt med kjemikalier bør kastes så fort som mulig.
 - c. Pass på at kjemikaliene ikke kommer inn til huden over hanskens øvre del, mot håndleddet.
3. Innhold: Noen hansker kan inneholde spor av ingredienser som kan være allergifremkallende hos sensitive personer og være irriterende allergiske reaksjoner. Hvis en merker en allergisk reaksjon, ta av hanskene og kontakt lege.
4. Oppbevaring: Unngå direkte sollys, ozon eller gnister. Oppbevares kjølig og tørt.
5. Renhold: Hanskene er ikke beregnet for å vaskes. De skal kun brukes én gang.
6. Kast: Hvis hanskene har vært i kontakt med kjemikalier, påse at hanskene kastet etter retningslinjene som er gitt for gjeldende kjemikalie.

Varenummer

Varenummer	Størrelse
N469513	Large
N469511	Medium
N469512	Small

Vi gjør vedlikehold enklere...

11.09.13 © Relekta AS



Besøksadresse: Østerdalsgaten 1 J, 0658 OSLO
Postadresse: PB 6169 Etterstad, 0602 OSLO
Telefon: 22 66 04 00 • Telefaks: 22 66 04 01
Epost: salg@relekta.no • www.relekta.no

